


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


**ANALYTIKA**  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

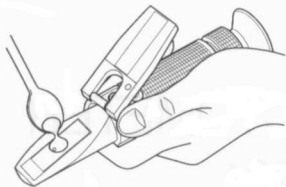


- 1** Απλώστε δύο σταγόνες από το δείγμα πάνω στο πρίσμα.




- 2** Κλείνετε το πλαστικό διαφανές κάλυμμα προσεκτικά.

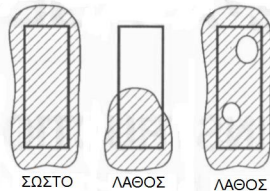


- 3** Βεβαιωθείτε ότι το δείγμα έχει καλύψει όλη την επιφάνεια του πρίσματος ομοιόμορφα.

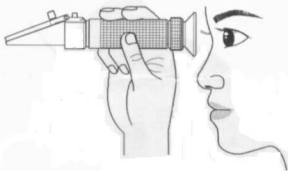

- 4** Στραφέιτε προς το φως (ήλιος ή λάμπα) και κοιτάξτε με το διαθλασίμετρο. Καθαρίστε την εικόνα περιστρέφοντας αργά το πίσω μέρος του φακού, κοντά στον οφθαλμό.

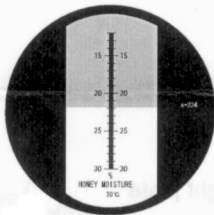

- 5** Το αποτέλεσμα είναι η τιμή της κλίμακας στο όριο της μπλε με την λευκή ζώνη.

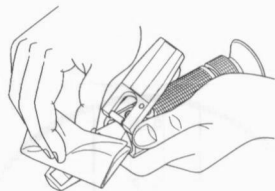

- 6** Καθαρίζετε το πρίσμα από το δείγμα με βρεγμένο πανί ή χαρτί. Ποτέ δεν το ξεπλένετε στη βρύση.